



Procedimiento Apagado Fuente de Rayos-X

1 Presionar el botón **HV On** (filamento pasa a Stand By)

2 Pulsar el botón **Stand By** (led elección ánodo apagado).

3 Los potenciómetros del voltaje y de la corriente deben de estar a cero

Esperar un mínimo de 3 minutos, antes de presionar el botón **Water**
 6 (Interlock Water encendido)

5 Apagar la fuente

Apagar la bomba de agua, presionar el botón rojo (pared, encima
 6 de la bomba)

En caso de prever mucho tiempo de desconexión, desconectar los tubos de
 7 refrigeración del agua

Procedimiento apagado
 fuente de rayos-X